



VFC400

Configuración de el Programa





Abre el icono de Control Solutions VTMC

haciendo clic en tu computadora

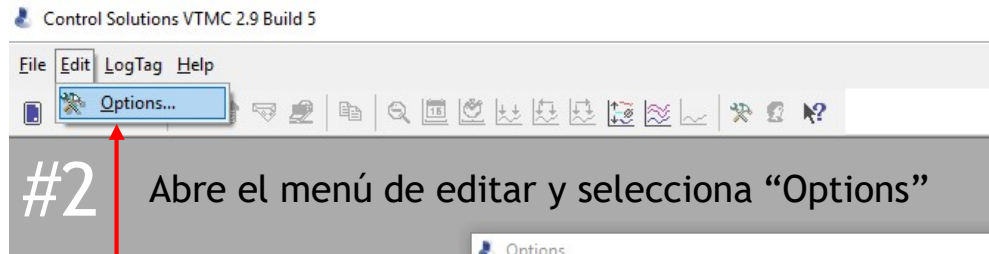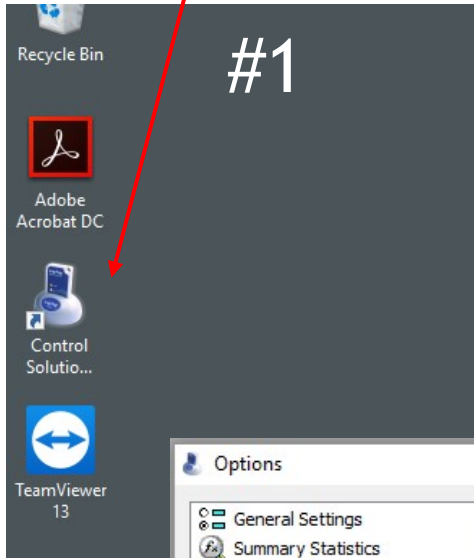

#3 Del menú de opciones escoja "General Settings" y selecciona la escala de temperatura que usted prefiera F° or C°*

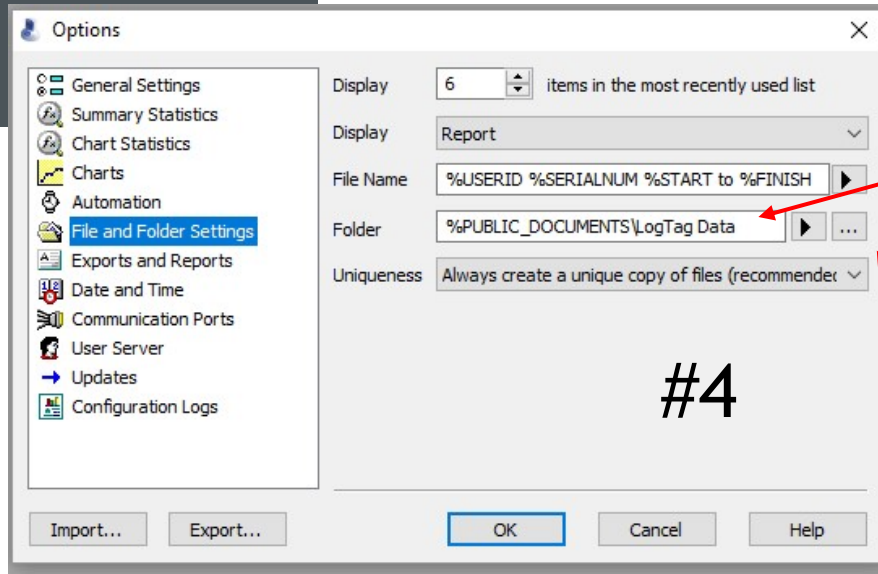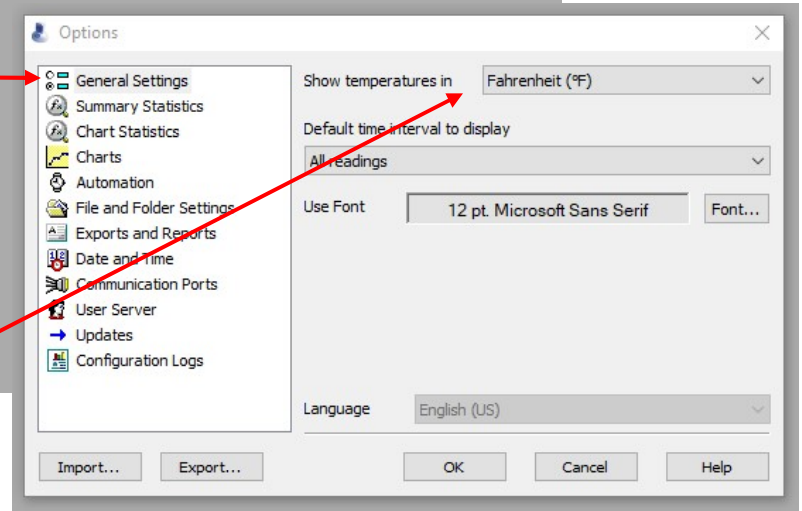

Los datos se guardarán automáticamente en el siguiente folder nuevo Public>Documents>LogTag Data, cada vez que el monitor se coloque en el Docking Station. Cualquier persona conectada a la computadora puede acceder a los datos. Si usted prefiere guardar los datos en un folder diferente, seleccione el botón con tres puntos (...). Una caja aparecerá diciendo "Locate Folder". Simplemente seleccione el folder donde quiere guardar los datos y presione "OK".



Seleccione OK

para completar la configuración de el programa

Las opciones restantes no requieren cambios

Otras opciones son configurables pero no necesarias

